


Hytest Air

Hava Örnekleme Cihazı

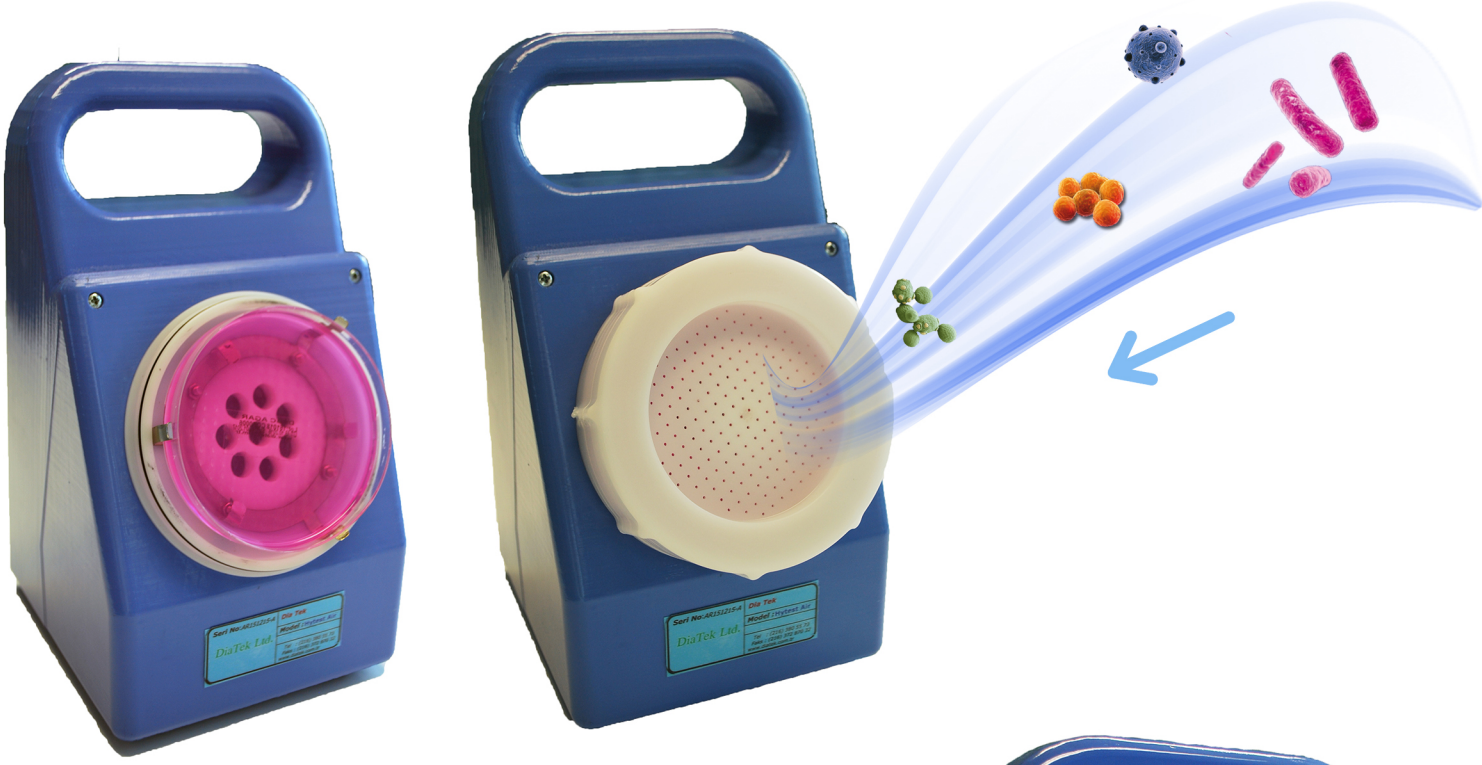

Havadaki mikrobiyal yükün ölçülmesinde, klasik yöntem olan petri açma metoduna kıyasla çok daha güvenilir ve net sonuçlar veren **Hytest Air** ile analiz edilecek hava miktarını seçmek mümkündür.

Hytest Air Kullanım Alanları

Üretim, paketlenme ve depolama alanları, toplu yaşam alanları gibi havadaki mikrobiyal yükün önemli olduğu her alanda, **Hytest Air** ile havanın mikrobiyal yükü ölçülebilmektedir.





Hytest Air Kullanımı

- On / Off tuşu ile cihaz açılır.
- VOLUME tuşu ile, örnek alınacak hava miktarı (50, 100, 250, 500, 1000 Litre) seçilir.
- Besiyeri kapağı açılır, besiyeri içeren petri yerleştirilir, cihazın kapağı kapatılır.
- Start tuşuna basılır. Hava emilimi bitince cihaz durur.
- Besiyeri kapağı açılır, petri alınır. Petri kapağı kapatılıp inkübatöre yerleştirilir.
- Cihazı kapatmak için Off tuşuna basılır.


Hytest Air'in Avantajları

Rahatça taşınabilen ergonomik tasarıma sahiptir. LCD ekranı ile pil durumu görüntülenebilir, kayar menü sistemi ile kolay programlama yapılabilir.

10, 50, 100, 250, 500 ve 1000 litre olmak üzere ölçülmek istenen hava miktarı seçilebilir. Ayarlanan miktarda hava emilimi bitince sesli bir uyarı vererek emilimi sonlandırır.

Hytest Air örnek alınacak ortamda sabit bırakılarak ya da şarja bağlı olmadan gezdirilerek çalıştırılabilir.

DC12V/1A şarj adaptörü ile şarj edilir.
Şarj esnasında da çalıştırılabilir.

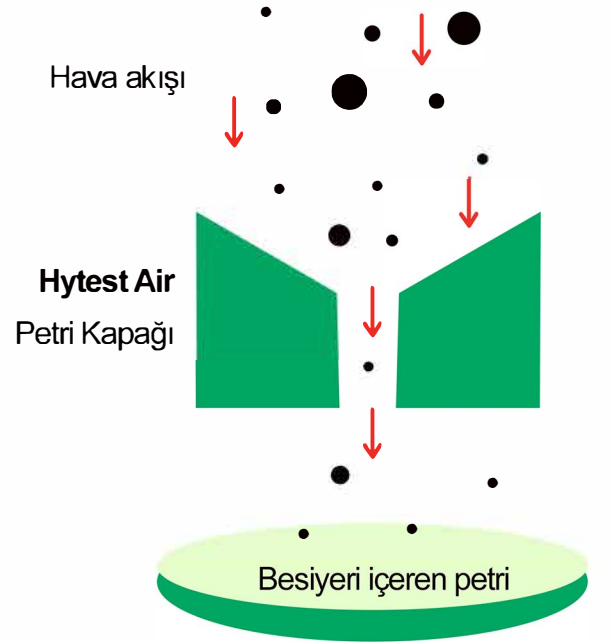

DiaTek Diagnostik Ürünler Teknik Danışmanlık Dış. Tic. ve San. Ltd. Şti.

Tel : 0216 380 55 73 - 0216 611 05 03

GSM : 0541 410 28 50

Fax : 0216 372 80 32

www.diatek.com.tr
bilgi@diatek.com.tr