

# Hytech Slide

**Mikrobiyolojik Analizler için Personel,  
Ekipman ve Tüm Yüzeylerden, Katı ve Sıvı Tüm Numunelerden  
Besiyeri Teması ile Ekim Aparatı**



## ÖZELLİKLERİ

- ★ Her türlü ortamdan örnek alabilecek şekilde tasarlanmıştır.
- ★ Taşınması ve kullanımı pratik, inkübasyonu kolaydır. Test sonuçlarının değerlendirilmesi için özel bir mikrobiyoloji bilgisi gerektirmez.
- ★ Hijyen kontrolü, hijyen denetimi ve HACCP uygulamaları için vazgeçilmez bir yardımcıdır.
- ★ Hytech Slide'ın 2 ayrı yüzeyine aynı veya farklı besiyerleri dökülebilir; böylece birden fazla mikroorganizmanın analizi tek bir kit ile yapılabilir.
- ★ Hytech Slide'ın bir kutusunda 10 adet ürün bulunmaktadır ve 10°C-25°C sıcaklık aralığında saklanması tavsiye edilir.

## KULLANIM ALANLARI

Gıda Firmaları

Gıda Reyonları

İlaç ve Kozmetik Firmaları

Havuz ve Kaplıca Suları

Su Firmaları

Hastane ve Muayenehaneler

## GENEL KULLANIM



YÜZYEY



PERSONEL



GIDA



SIVI

## ÖZEL KULLANIM ŞEKLİ



## İNKÜBASYON

Bakteriler için  
37°C  
24-48 saat



ETÜV


Küf ve Maya için  
25°C  
72-120 saat



ORTAM

## DEĞERLENDİRME

### SAYIM

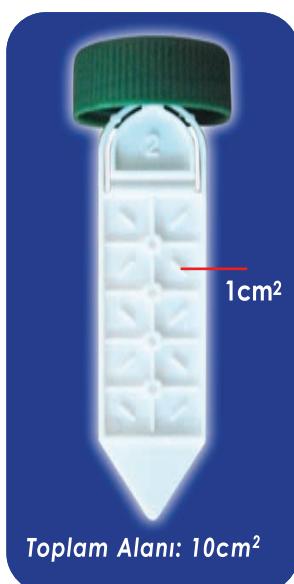


Toplam Alanı: 10cm<sup>2</sup>

### ÜREME ŞEKİLLERİ




PCA  
(Toplam Canlı)

DRBC  
(Toplam Maya ve Küf)

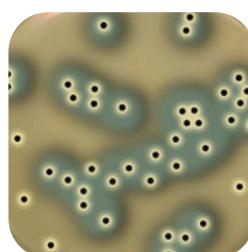


BPA  
(Stafilocok ve S.aureus)

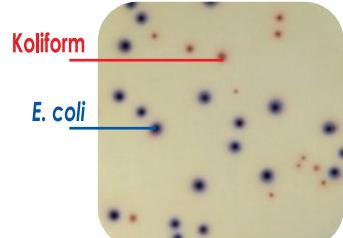

ECC  
(E.coli, Koliform)



Salmonella  
(Salmonella spp.)

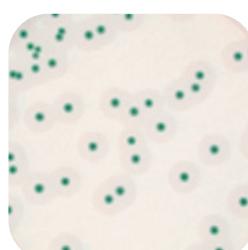

Listeria  
(L. monocytogenes)